



# Science-Day online - Chromatografie

---

## Materialien:

Filterpapier (z.B. Kaffeefilter oder Löschpapier)

Glas oder Schale

Filzstifte


Bleistift

Wasser

Kreisbogen mit Filzstift

Loch

Filterpapier

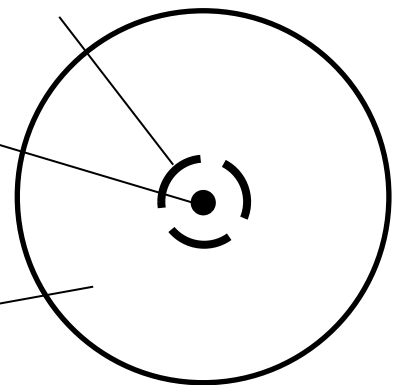

## Durchführung:

- Steche mit einem Bleistift ein Loch in die Mitte des Filterpapiers.
- Male mit einem Filzstift einen Kreisbogen um das Loch (wie in der Abbildung dargestellt).
- Halbiere ein weiteres Filterpapier und wickle eine Hälfte zu einem Röllchen auf und stecke dieses durch das Loch.
- Fülle die Schale mit Wasser und lege den Filter so auf die Schale, dass das Röllchen ins Wasser eintaucht.
- Beobachte dein Experiment.

Filterpapierrolle

Filterpapier

Schale

Wasser

